

اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
فعال غیر فعال	چین	Heb lab	RE-52AA	دستگاه روتاری

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

Capacity of rotation	Rotation speed	Elevation of principal	Temperature Inside water tank	Power	Power supp
50-2000ml	0-150r/min	Power driven	RT-100°C Digital display	1000W	220V/50Hz

حوزه فعالیت / کاربرد :

این دستگاه جهت تبخیر و استخراج حلال نمونه ها کاربرد دارد.

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

- کلید پاور را فشار دهید تا سوئیچ **on** روشن شود و هنگامی که دستگاه اصلی شروع به کار کرد دکمه کنترل سرعت را بچرخانید. (۲) فلش های رو به بالا و پایین را فشار دهید، سر دستگاه اصلی به صورت خودکار بالا و پایین می رود. (۳) پس از تزریق آب به مخزن آب، کلید گرمایش را فشار داده و دما را تنظیم کنید که می تواند به صورت خودکار فرآیند گرمایش را تنظیم کند. گرمایش بدون آب ممنوع است.
- روند تراز کردن زاویه سر به این صورت است که ابتدا پیچ را در سمت راست ستون پایه باز کرده و سر دستگاه اصلی را بچرخانید و پس از رسیدن به زاویه مناسب آن را محکم پیچ کنید.
- پس از اتمام کار، کلید برق و گرمایش را به حالت **off** برگردانید و به دنبال آن دو شاخه را از برق جدا کنید.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

- هنگام گرم کردن مخزن آب، برای جلوگیری از سوختن دست آن را لمس نکنید.
- این دستگاه در محیط پر از گاز های قابل اشتعال، مواد منفجره قابل استفاده نیست.
- از گذاردن مواد فرار و سمی با درب باز جدا خودداری شود.