

### اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

نام تجهیز	مدل تجهیز	شرکت سازنده	کشور سازنده	وضعیت کاربری
اتوکلاو	75 لیتری	ریحان طب	ایران	فعال × غیر فعال □

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

#### مشخصات برقی

- ۱- فرکانس 50 ~ 60(HZ)
- ۲- ولتاژ (V) 100 ~ 220v AC
- ۳- جریان اولیه (ورودی) 15 A
- ۴- توان مصرفی 2.5 KW
- ۵- از نظر الکتریکی اتوکلاو از نوع ۱ بوده و دارای ارت می باشد.
- ۶- برد الکترونیکی دارای تغذیه از نوع سوئیچینگ با ورودی شناور بر طبق آخرین استانداردهای جهانی ساخته شده می باشد و قادر به کار در شرایط بد (افت یا افزایش ولتاژ برق شهر) در سراسر نقاط جهان می باشد.

#### حوزه فعالیت / کاربرد :

اتوکلاو یکی از ضروری ترین دستگاه ها در بیمارستان ها است که با استفاده از آن می توان ابزارها و تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی را استریلیزه کرد. این اتوکلاو برای استریلیزه کردن ابزار پزشکی و پارچه های پزشکی کاملاً مناسب است.

#### خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

مواد یا ابزار را با فاصله مناسب در اتوکلاو قرار دهید تا حرارت به راحتی در اطراف و میان آن ها حرکت کند. محل حامل دستگاه را با آب مقطر پر کنید، سپس دستگیره چرخشی دستگاه را کاملاً بچرخانید تا در اتوکلاو به طور کامل بسته شود. دما و زمان مورد نظر را روی صفحه نمایش دیجیتال مناسب با ابزار موجود در دستگاه تنظیم کنید. دریچه خروجی در ابتدا باید باز باشد و پس از آنکه بخار به صورت منظم از دریچه شروع به خارج شدن کرد، آن را ببندید. پس از اتمام کار اتوکلاو ابتدا دریچه خروجی هوا را باز بگذارید. پس از آن که دستگاه ابزار مورد نظر خشک کرد، آژیر هشدار به صدا در آمده و شما می توانید ابزار را از اتوکلاو خارج کنید.

#### الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

- 1- هنگام کار کردن دستگاه قطعات فلزی به شدت داغ می باشد. لطفاً از دست زدن به آن خودداری کنید.
- 2- هنگام باز کردن درب دستگاه صورت خود را در مجاورت دستگاه قرار ندهید.
- 3- هنگام آب گیری نهایت دقت را داشته باشید که بر روی نمایشگر آب ریخته نشود.