



اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

نام تجهیز	مدل تجهیز	شرکت سازنده	کشور سازنده	وضعیت کاربری
انکوباتور یخچالدار	CB629	فاطر الکترونیک	ایران	فعال ✓ غیر فعال □

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز: جنس محفظه از استنلس استیل بوده و حجم آن ۵۵ لیتر میباشد.

مجهر به تاج کنترل هوشمند دارای دیتالاگر با قابلیت ذخیره بر روی SD Card و آلارم دما است.

و دقت نمایش دستگاه 1. درجه سانتیگراد است. محدوده دمایی دستگاه 20- تا 60+ درجه سانتیگراد و 3. \pm درجه سانتیگراد است.

همچنین قابلیت رسم گراف بر روی نمایشگر گرافیک دستگاه

حوزه فعالیت / کاربرد: انکوباتور یخچالدار محفظه ای برای نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب با دمای خاص است. این دستگاه ها بسته به شرایط استفاده در آزمایشگاه ها برای مصارف مختلفی از قبیل کشت باکتری و ویروس یا نگهداری مواد آزمایشگاهی در شرایط خاص و استریل بکار می روند. از این دستگاه میتوان در پزشکی، داروسازی، صنعتی، کشاورزی و غذایی بهره برد.

خلاصه نحوه کاربری تجهیز: ۱- ابتدا دستگاه انکوباتور را پر از برق وصل نمایید.

۲- کلید پاور دستگاه را بر روی عدد ۱ قرار دهید تا دستگاه روشن شود.

۳- صبر کنید تا نوشته ها بر روی نمایشگر عبور کرده و کلمه RUN مشاهده شود.

۴- ولوم تنظیمات را فشرده و نگه دارید تا کلمه STOP نمایان شود و سپس رها کنید.

۵- پس از انجام مرحله بالا بر روی نمایشگر نوشته ای دیده میشود که گزینه آخر P کاملاً خواناست.

نوشته TEMP میباشد به زبان دیجیتال. با کلیک کردن لحظه ای وارد منوی دما شده و آن را با چرخاندن ولوم تغییر دهید.

پس از تنظیم دمای مورد نیاز با کلیک کردن ران کنید.

الزامات ایمنی: جهت خنک شدن دستگاه از باز گذاشتن درب جداً خودداری نمایید.

*از محکم شدن کابل در محل سوکت مطمئن شوید، زیرا سبب جرقه زدن و ذوب شدن کابل شده و امکان آتش سوزی دارد.

*از ریختن مایعات در کف دستگاه جداً خودداری نمایید.