

### اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

| نام تجهیز             | مدل تجهیز | شرکت سازنده     | کشور سازنده | وضعیت کاربری      |
|-----------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| دستگاه ترازوی دیجیتال | DLS-100-6 | نانوپژوهان راگا | ایران       | فعال ■ غیر فعال □ |

#### اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

دارای محفظه برای اندازه گیری های دقیق

دارای تراز به منظور توزین دقیق تر

کالیبراسیون با وزنه خارجی

#### حوزه فعالیت / کاربرد :

اندازه گیری جرم تا ۱۰۰ گرم با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم

#### خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

۱) ترازو را در جایی صاف و هموار و به دور از هر گونه لرزش و جریان باد قرار دهید . ۲) دستگاه را با استفاده از کلید OFF:ON روشن نمایید. ۳) ظرف یا صفحه ای که ماده را روی آن وزن می کنید بر روی پانل اندازه گیری قرار داده و سپس کلید TARE را برای صفر کردن وزن ظرف فشار دهید. در این حالت عدد صفر در صفحه نمایش ظاهر می گردد . ۴) قبل از توزین واحد اندازه گیری مورد نظر را با استفاده از کلید MODE انتخاب نمایید.

۵) ماده مورد نظر را بر روی پانل یا ظرف انتخابی قرار داده و تا ثابت شدن عدد بر روی صفحه نمایش صبر کنید.

۶) در انتهای کار دستگاه را با کلید OFF:ON خاموش نمایید و بعد از تمیز کردن ترازو درب های محفظه را ببندید.

#### الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

کلید CAL به منظور کالیبراسیون دستگاه می باشد تا زمانیکه صفحه نمایش in CAL را نشان می دهد از تکان دادن و آماده کردن ترازو برای توزین خودداری نمایید.

از تمیز بودن محل قرار گیری نمونه جهت توزین نمونه در دوره های زمانی مشخص مطمئن شوید.