



### اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
فعال ■ غیر فعال □	ایران	اروم تجهیز	W12000	دستگاه آب مقطرگیری یک بار تقطیر

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

سیستم آب مقطر گیری دو منظوره یک و دو بار تقطیر

حوزه فعالیت / کاربرد :

تهیه آب مقطر برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

(۱) دو شاخه را به پریز ارت دار متصل نمائید.

(۲) کلید پاور دستگاه را روشن کنید.

(۳) لوله آب ورودی را توسط شیلنگ به آب شهر وصل نمائید. لوله سمت راست ( که جهت تخلیه آب اضافی رگلاتور و کندانسور تعبیه شده) را به فاضلاب هدایت نمائید.

(۴) سپس شیر آب را باز نمائید. دستگاه به صورت اتوماتیک کار نموده و آب مقطر تولید شده را می توان از شیر تخلیه دریافت نمود.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

هرگز دستگاه را بدون آب روشن نکنید

در صورت مشاهده بخار آب اضافه در اطراف دستگاه شیر آب شهر را مقداری زیادتیر نمائید.

جهت رسوب زدایی دستگاه می توانید از اسید کلریدریک ۱۰٪ استفاده نمائید.