



اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
■ فعال □ غیرفعال	ایران	پل ایده آل تجهیز	Permium 20000R	دستگاه سانتریفیوژ یونیورسال یخچال دار با سرعت بالا

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

سیستم سرمایشی مناسب و قابلیت تغییر دما در محدوده ۵- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم و استفاده دستگاه بر مبنای rpm و RCF

زمان بسیار کوتاه بالا و پایین آمدن سرعت دستگاه

حوزه فعالیت / کاربرد :

(۱) جداسازی ذرات از محلولی که در آن شناورند

(۲) جداسازی دو فاز مایع با چگالی مختلف

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

(۱) دو شاخه دستگاه به پرز استاندارد دارای ارت متصل شود.

(۲) دستگاه با قرار دادن کلید در حالت ۱ روشن می شود.

(۳) پس از گذر چند ثانیه عبارت OPEN روی صفحه نمایان شده و با فشار کلید درب دستگاه باز می شود.

(۴) ابتدا لوله ها را از نظر ترک و شکستگی چک کرده سپس آن ها را به صورت متقارن و بالانس در داخل دستگاه قرار دهید.

(۵) سپس در سانتریفیوژ را محکم ببندید.

(۶) تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم کنید و دور را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مورد نظر برسد سپس با کلید

INTER برنامه را فیکس کرده و با فشار کلید START دستگاه شروع بکار می کند.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

سانتریفیوژ را بدون تعادل مناسب روتور به هیچ عنوان به کار نیندازید. قبل از روشن کردن سانتریفیوژ حتما اطمینان پیدا کنید که در رو بروی محل قرار گیری نمونه لوله دیگر با وزن معادل نمونه قرار داده شود.

به صورت هفتگی و بعد از ریختن ماده ای درون و یا روی سانتریفیوژ و یا شکستگی های احتمالی، تمیز و ضد عفونی دستگاه فراموش نشود.