



اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
<input checked="" type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	ایران	پدیده نوژن پارس	MFP-3500	دستگاه میکرو فیوژ

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

دور قابل تنظیم : ۵۰۰ تا ۳۵۰۰

قابلیت استفاده همزمان از میکروتیوب های ۰/۲ ، ۰/۵ ، ۱/۵ ، ۲ میلی لیتر

اسفاده همزمان از ورتکس و سانتریفیوژ

حوزه فعالیت / کاربرد :

در آزمایشگاه های ژنتیک و مولکولی برای جداسازی اسید های نوکلئیک و پروتئین ها و... کاربرد دارد.

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

(۱) کلید Power روی دستگاه را روشن کنید.

(۲) درب دستگاه با فشار کلید قرمز رنگ باز کنید.

(۳) برای حفظ تعادل میکروتیوب ها، آن ها را به صورت متقارن روبروی یکدیگر قرار دهید.

(۴) زمان و سرعت سانتریفیوژ دستگاه را با ولوم مشکی رنگ تنظیم کرده و واکنش خود را اجرا کنید.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

قرار گیری دستگاه در یک محیط پایدار از نظر جریان هوا و تغییرات دمایی