



اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

| وضعیت کاربری | کشور سازنده | شرکت سازنده | مدل تجهیز | نام تجهیز |
|---|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال | ایران | پدیده نوژن پارس | HPN-250 | دستگاه هات پلیت مگنت استیرر |

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

سرعت چرخش ۲۰۰ الی ۱۴۰۰ دور بر دقیقه

کنترل هشدار به دمای غیر مجاز

حوزه فعالیت / کاربرد :

هم زدن و حرارت دادن آهسته مایعات و مواد آزمایشگاهی به صورت همزمان

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

(۱) دستگاه را روی سطح صاف و بدون لرزش قرار داده و کابل آن را به پریز برق شهر متصل نمایید.

(۲) کلید پاور روی دستگاه را روشن نمایید.

(۳) ظرف حاوی محلول و مگنت را روی پلیت قرار دهید بطوریکه ظرف وسط پلیت قرار گیرد.

(۴) بعد از روشن شدن دستگاه ، دمای کنونی هات پلیت روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود که می توان میزان دما را با فلش های رو به پایین و بالایی

آن که در جلوی دستگاه قرار گرفته تنظیم نمایید. پس از تنظیم دما، زمان موردنظر را نیز بایستی تعیین کرد

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

از قرار دادن ظروف سرد روی پلیت داغ جدا خودداری نمایید.

برای جلوگیری از سرریز شدن محلول ، ظروف را کاملا پر نکنید و بهم زدن را از دور پایین شروع نمایید.