

اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
<input checked="" type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	ایتالیا	FALC Instruments	AT-MD 20Lt	دستگاه Overhead laboratory mixer

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

Variable speed	200-3000 rpm
Max. torsion couple on mandrel	145 Ncm
Max. viscosity	50000 mPas
Absorbed power	120W

حوزه فعالیت / کاربرد :

این همزن های مکانیکی برای همگن کردن صاف نمونه های با ویسکوزیته کم و متوسط برای اهداف عمومی در آزمایشگاه و همچنین صنعت داروسازی کاربرد دارد.

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

روش راه اندازی دستگاه به این صورت است که

(۱) ابتدا میله همزن مورد نظر را وارد کنید سپس شفت را ببندید.

(۲) دستگاه را نزدیک به گیره نگه دارنده دستگاه قرار دهید.

(۳) ظرف حاوی مایع را در زیر دستگاه قرار دهید.

(۴) طول میله همزن را تنظیم کنید و شفت را ببندید.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

(۱) این دستگاه بایستی به نحوی نصب شود که ایستایی کامل دستگاه تامین گردد و در هنگام کار رعایت فاصله ایمنی ضروری است.