



اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
فعال × غیر فعال □	ایران	رایانه صنعت ایران	Arst-92-10	تیشو پروسوسور

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

تمام دیجیتال

نمایشگر LCD

زمان تاخیر تا نه روز

شروع به کار از طرف دلخواه

ذخیره سازی ۷ برنامه مجزا

پردازش دو سبب بافت به طور همزمان و حفظ برنامه ها در زمان برق رفتگی

حوزه فعالیت / کاربرد :

این دستگاه با عبور دادن بافت های حیوانی و گیاهی از محلول های مختلف بافت را برای تهیه مقاطع میکرونی و تشخیص زیر میکروسکوپ آماده میکند.

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

برای بافت دهی به دستگاه با برداشتن سبب بافت کلید up/down را بزنید.

جهت اجرای برنامه از پیش تعیین شده enter و سپس انتخاب یکی از ۷ برنامه با کلیدهای بالا و پایین سپس start جهت شروع سریع برنامه بدون در نظر گرفتن روز های تاخیر و زمان شروع

جهت خاتمه ی برنامه در حال اجرا Enter و سپس Esc و سپس yes با کلید های چپ و راست و سپس Enter

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

برقراری تهویه مناسب در محل استقرار تیشو پروسوسور

تعویض مرتب محلول های موجود با توجه به حجم کاری

کنترل درجه حرارت کنترل غلظت الکترولیت موجود در ظروف تیشو پروسوسور توسط الکترولیت سنج

کنترل قطعات الکترونیکی دستگاه مطابق دستورالعمل