

اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

وضعیت کاربری	کشور سازنده	شرکت سازنده	مدل تجهیز	نام تجهیز
<input checked="" type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	corea	corning	LSE6765	مینی میکروسانتریفیوژ

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

Specifications:

Maximum Speed:	6000 rpm
Maximum RCF:	2000 g
Dimensions:	13.2W x 15.5D x 11.2H cm/ 5x6x5"
Electrical:	115V, 50/60Hz, 130 mA
Weight	2 lbs

حوزه فعالیت / کاربرد :

در آزمایشگاه های ژنتیک و مولکولی برای جداسازی و همگن سازی اسید های نوکلی یک و پروتئین ها و.... کاربرد دارد.

خلاصه نحوه کار با دستگاه:

- 1- کلید Power روی دستگاه را روشن کنید.
- 2- درب دستگاه با فشار کلید قرمز رنگ باز کنید.
- 3- برای حفظ تعادل میکروتیوب ها، آن ها را به صورت متقارن روی روبروی یکدیگر قرار دهید.
- 4- زمان و سرعت سانتریفیوژ دستگاه را با ولوم مشکی رنگ تنظیم کرده و واکنش خود را اجرا کنید.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

قرار گیری دستگاه در یک محیط پایدار از نظر جریان هوا و تغییرات دمای